



hygiene

Helping Hospitals Define Clean

インサイト

リステリア

InSite Listeria


環境表面の迅速リステリア検査

InSite Listeria は、食品製造プロセス環境のリステリア属菌を誰でも簡単に判定できる迅速検査キットです。抗生物質や成長増強剤、リステリア属菌の増加を色で判定できる化合物を含みます。


黄色からライトブラウン又は黒色への変色は、「陽性」と判断できます。

- ◆ 最短 24 時間で陽性判定可能、陰性判定は 48 時間で最終判断
- ◆ リステリア属菌を 1-10 CFU まで検出
- ◆ 拭き取るだけで簡単に検査
- ◆ 必要ツールは 37±1℃のインキュベータ
- ◆ サンプルを効率よく回収するため、大型スワブ採用
- ◆ 色で容易な判定
- ◆ 熱損傷 *Listeria monocytogenes* も低レベルで検出
(培地 1ml 中に 10-50CFU)

● 手順

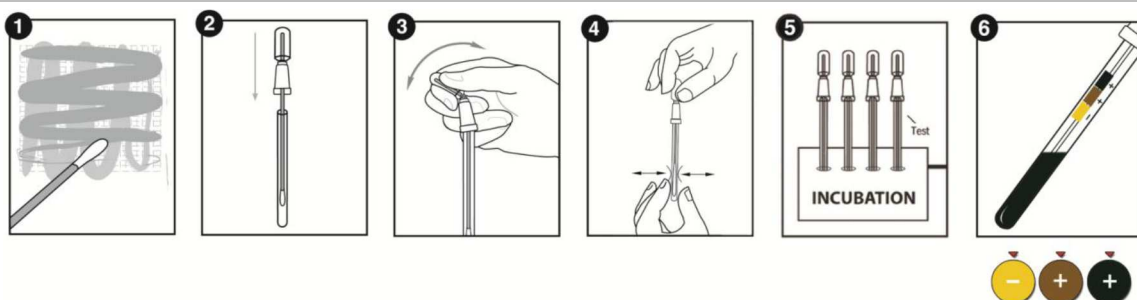

● 判定

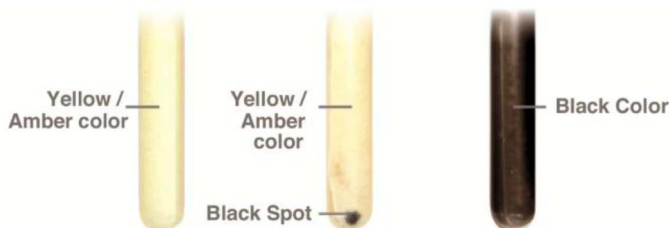

Negative

Negative

Positive (+)
presumptive positive

■ 型番 IL050

■ 価格 50,000 円 (税別) 50 本/箱

ニッタ株式会社

クリーンエンジニアリング事業部